

簡単接続 圧電プザー付属
身近な液体で実験ができる

メロディーセット

ポルタ式電池



K-MSET
ELPA

ホッチキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください

K-MSET メロディーセット

用途・特長

- 「ポルタ式電池」の実験ができるシンプルなセットです。どのような液体で音になるのかを実験して確認するセットです。
- 塩水やレモン水などの液体や、野菜・果物などで実験ができます。
- 電気が流れると“かっこう”のメロディーが流れます。

注意

- 銅板や亜鉛板のつなぎ方を間違えると音はなりません。
- 本製品は小さい子供の手の届かないところで管理保管してください。
- 本製品には金属片が含まれていますので使用にあたっては怪我がないように十分注意してください。
- 銅板・亜鉛板で使用した液体・物は、飲んだり食べたりしないでください。
- 使用後はきれいに水洗いし、乾燥させて保管又は破棄してください。
- 化学反応により銅板の周囲に水素が発生し電圧がすぐに低下する為、メロディー音が弱くなります。減極剤としてオキシドール（濃度3%過酸化水素水）を銅板まわりに滴下するなどしてください。オキシドールは電池の中で発生する水素の泡を取り除きます。（この役目をする物質を「減極剤」といいます。）

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換させていただきます。それ以外の責はご容赦ください。

オーダーNo. **1753-6**




T4901087197361




仕様

- セット内容
- 電極板（銅板・亜鉛板）各2枚
- 圧電プザー1個（コード接続済み）
- クリップ付接続用コード1本

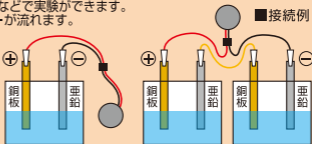

直列に接続した図

配線図

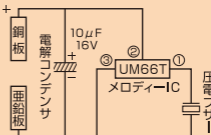

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>

お客様窓口 大阪 072 (871) 1166 東京 042 (473) 0159



H150×W80

IK 1306A